

updater.zip

Enthält Dateien zum Update des Gerätes und der PC Software.

Vorgehen:

1) Entpacken Sie die ZIP-Datei. Sie erhalten einen Ordner „updater“ und eine Programmdatei „trace_mon.exe“. Der Updater dient zur Aktualisierung des Gerätes und die Programmdatei ist die dazu passende Software für den Steuer-PC.

2) Kopieren Sie den Ordner „updater“ in das Root-Verzeichnis eines USB Sticks.

3) Stecken Sie den USB Stick in das BioPAT® Trace und schalten Sie das Gerät ein. Nach dem Bootvorgang (weisse LED) wechselt die LED auf rot. Schalten Sie das Gerät wieder aus und wiederholen Sie den Vorgang so lange, bis nach dem Booten ein Ampelsignal rot, gelb, grün erscheint.

(Erläuterung: Das Ampelsignal dient als Überprüfung, ob der USB Stick erkannt wurde. Nur dann kann das Update erfolgreich vollzogen werden. Bei USB-Sticks, die zu langsam booten, kann es vorkommen, dass der Stick vom BioPAT® Trace nicht erkannt wird. Dann sind mehrere Versuche notwendig.)

4) Zur Aktualisierung der Programmdatei überschreiben Sie die vorhandene Datei „trace_mon.exe“ mit der neuen Version in dem Programmverzeichnis Ihres PC.